

使用说明书—NK 扩增增强剂

基础信息介绍

【产品简介】：

NK 扩增增强剂（NK Expansion Enhancer）是一款无血清、不含任何动物源性生长因子的化学成分明确的添加剂。在生物反应器培养模式下补充该产品，能够有效提高 NK 细胞生物反应器的适应能力，可显著提升 NK 的活性及增殖能力，提高 NK 总体扩增倍数及终产品品质（最终纯度及活性能力）。



【应用范围】：

NK Expansion Enhancer 可应用于 NK 生物反应器规模化扩增培养，提升 NK 大规模培养成功率。本产品适用于基于 NK 的细胞治疗相关产品的研发和生产过程，但不可直接用于人体或作为药物使用。

【储运及有效期】：

产品	货号	储存	运输	有效期
NK Expansion Enhancer	ML601, 液体	2°C ~ 8°C, 避光	2°C ~ 8°C, 避光	12 个月

【质量指标】：

产品指标	NK Expansion Enhancer（ML601），液体
外观	黄色澄清液体
pH	6.0 ~ 7.0
内毒素（EU/mL）	< 3
无菌检测	阴性

【使用方法】：

1. 从静置培养转到生物反应器培养时，按照此时培养体积的 5%进行添加 NK Expansion Enhancer。
2. 生物反应器补液培养时，按照补入体积的 5%进行添加 NK Expansion Enhancer。

【说明书核准及修改日期】：2026 年 1 月

【技术支持】：

根据销售条款，如您遇任何问题，请与我公司技术人员联系：

Tel: +86 21-64909996-393 Fax: +86 21-64909996-730

Email: bioreagent@tofflon.com